

Kom igång med din trådlösa sensor

1

Börja med att ladda ner programvaran SPARKvue till din enhet.




För PC och Mac laddar du ner en 60 dagars testversion. Kontrollera att din dator har Bluetooth.

För Chromebooks, surfplattor och smartphones är appen kostnadsfri.

Gå till www.pasco.com/prodMulti/sparkvue-software/index.cfm och klicka på aktuell länk för att starta nedladdningen.

2

Starta SPARKvue. Så här ser startskärmen ut:

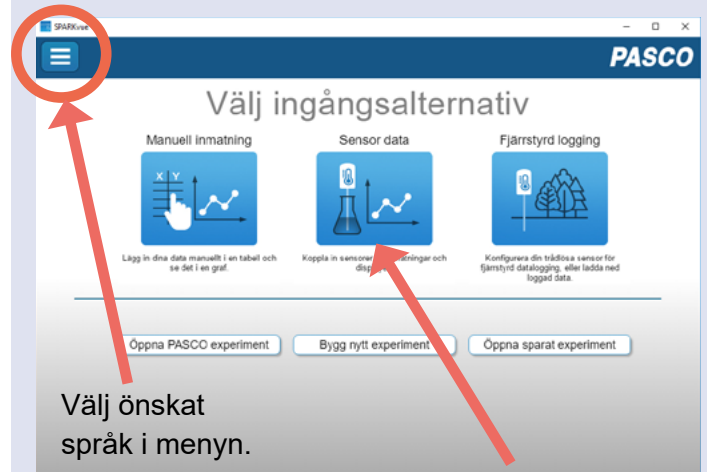


Välj önskat språk i menyn.

Det finns ett antal smarta funktioner i SPARKvue. Här ska vi använda Sensor data, den blå knappen i mitten av startskärmen.


3

Tryck på Bluetoothsymbolen för att ansluta din sensor.

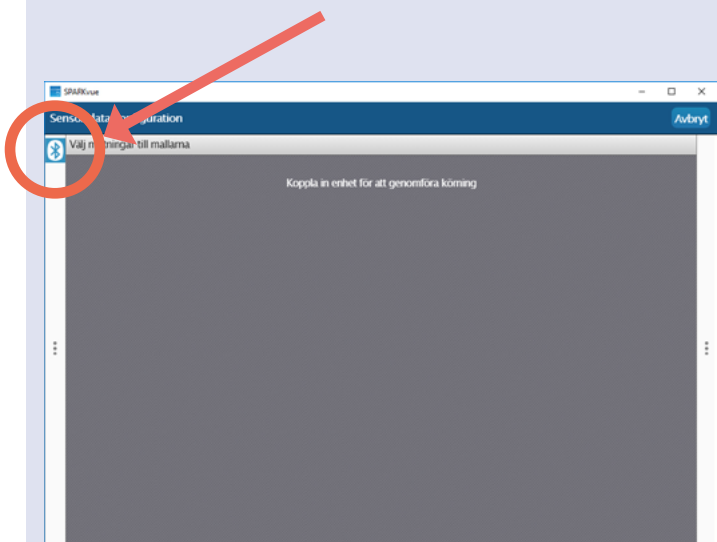

4

Tryck kort på ON-knappen på din sensor så att den röda indikatorlampan blinkar. Sensorn bör nu bli synlig i SPARKvue. Klicka på rutan.

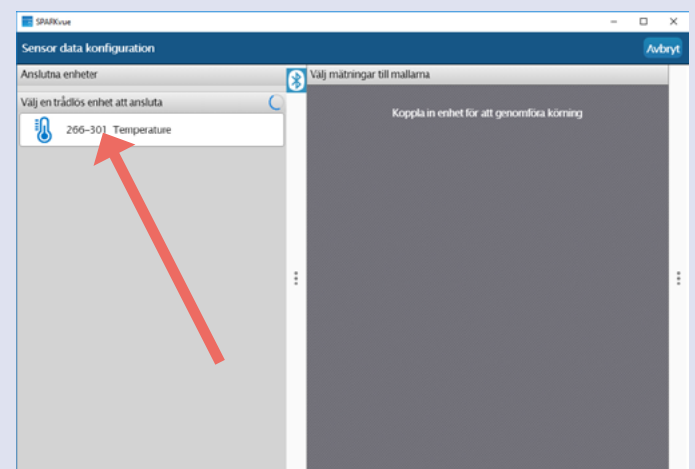


Numret i rutan är samma som numret på sensorn.

Kom igång med din trådlösa sensor


5

Välj önskad presentation i rutan Mallar. Vi har valt diagram i detta exempel.

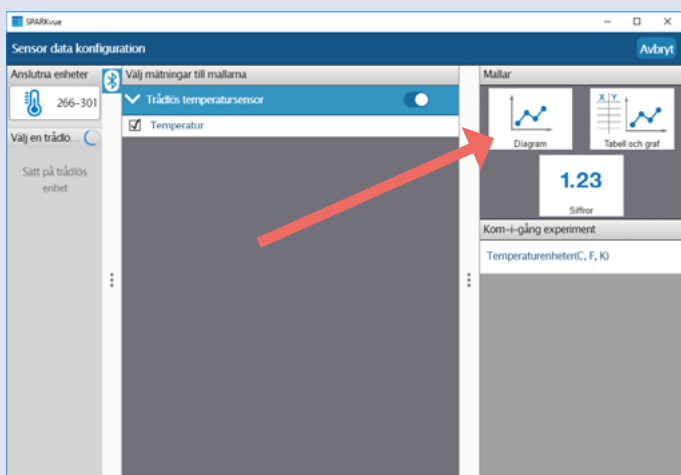


6

Tryck på Start/Stop för att påbörja och avsluta din mätning.

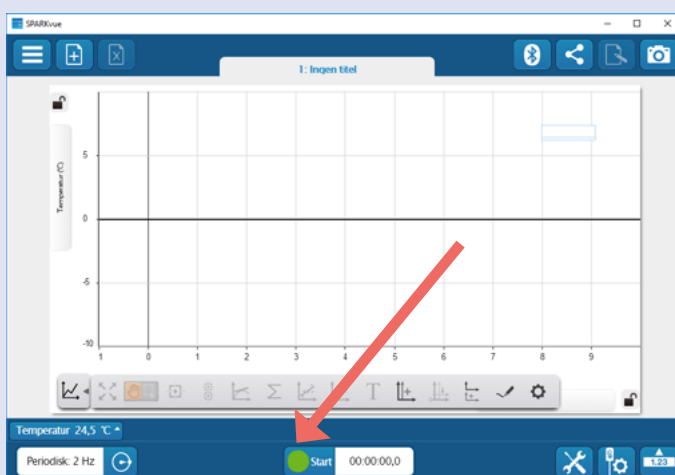

7

Värdera och analysera din mätning!

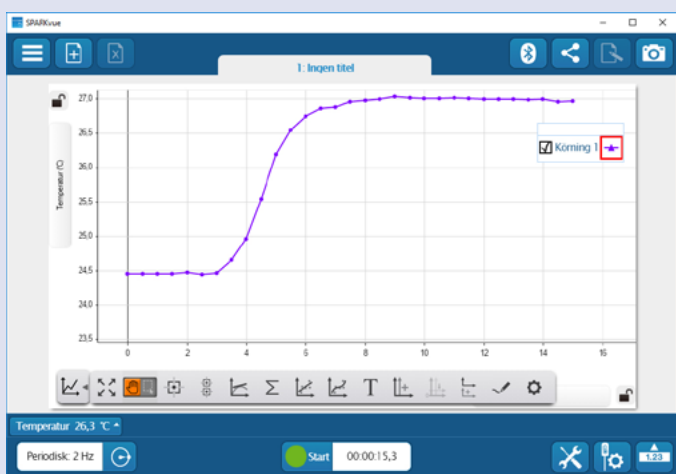

klar

Ja, så här enkelt är det!

Givetvis finns det många, många fler funktioner i SPARKvue.

På www.sagitta.se och www.pasco.com kan du läsa mer om SPARKvue och om fördelarna med datalogging.